

## D-Hanks 平衡盐溶液(5×,无酚红)

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
D-Hanks 平衡盐溶液 (5×,无酚红)	JLC3094	500ml	185	4℃

### 操作步骤:

进行细胞培养过程中细胞的洗涤时, 按 D-Hanks 平衡盐溶液(5×,无酚红): 无菌水=1:4 进行稀释, 即取 D-Hanks 平衡盐溶液(5×,无酚红) 1 份、无菌水 4 份, 充分混匀, 即获得 D-Hanks 工作液。

进行常规实验(不要求无菌)时, 按 D-Hanks 平衡盐溶液(5×,无酚红): 双蒸水或去离子水=1:4 进行稀释, 即取 D-Hanks 平衡盐溶液(5×,无酚红)溶液 1 份、双蒸水或去离子水 4 份, 充分混匀, 即获得 D-Hanks 工作液。取 D-Hanks 工作液进行下游实验。

### 注意事项:

在进行细胞培养过程中细胞的洗涤时, 应注意无菌操作, 避免被微生物污染。

D-Hanks 平衡盐溶液(5×,含酚红)由于不含钙离子, 不易产生沉淀, 出现该种情况后, 一般置于温浴至沉淀溶解即可, 如果产生较多沉淀应弃用。该试剂经过滤除菌。

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 3 个月有效。