

HEPES 缓冲液(10×HMF,无镁)

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
HEPES 缓冲液(10×HMF,无镁)	JLC3127	500ml	280	4℃

操作步骤:

主要用于清洗细胞，作用类似于 PBS，应稀释至 1×后使用。如为细胞，直接清洗即可。如为组织，应切取组织，置于预冷的 HEPES 缓冲液(1×HMF,无镁)中，并切成小块，以最小量的缓冲液收集组织，转移至 BSA 包被好的培养皿中，用剪刀把组织切碎，进行下游细胞培养等实验。

注意事项:

注意无菌操作，尽量避免污染。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 3 个月有效。-20℃存储有效期为 6 个月。